

## Product Information

全てのお客様のために  
直販のブランド

Joshin

## 鼻前庭の検査にも使えます!! CBスタンプ


～CBスタンプは、表面付着菌の拭き取り検査器具です。滅菌綿棒の代わりにご使用いただけます。～

### CBスタンプの使い方

1) 本体からキャップを取りスポンジ部で検査箇所を拭き取ります。

例えば、作業台などの場合、10cm×10cm(100cm<sup>2</sup>)を下記の図のように①の方向に数回、②の方向に数回拭き取ります。

2) シャーレを逆さにし、下から培地の表面全体に、スポンジ部分を直接スタンプするように押し付けて、均一に塗布する。

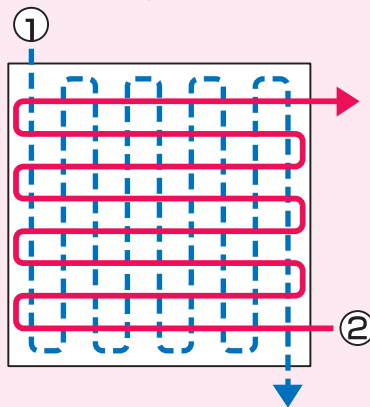

### 特長

- 吸収力の高いスポンジを採用しました。  
検査箇所を拭き取る場合は希釈水を含ませてもご使用いただけます。  
他社の製品より吸収力の高いスポンジを採用しました。
- 誰が使っても一定の圧力で拭き取れます。  
検査箇所を拭き取る際スポンジの周りの壁に当たるまでスポンジ部分を押し込んで使用します。  
スポンジに対する圧力が一定となり検査の標準化が図れます。
- キャップ式で取扱い易い設計。  
コンパクトに設計しており、持ち運びや保管場所を取らないです。

### 製品仕様

品番	ES36-3551
品名	CBスタンプ
本体サイズ	φ25mm×13mm
入数	500個/箱 (10個包装)
材質	本体・キャップ: ポリプロピレン スポンジ: ポリエチレン
滅菌	酸化エチレンガス滅菌
価格	¥12,800 (1個あたり@¥25.6-) 別途消費税
送料	当方負担

お試し用サンプルをご用意しております。ご用命下さい。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Joshin

ご発注は、ファクシミリへどうぞ

048-610-8353

上新バイオテック

JoshinBio-Technology

FAX:048-610-8353

URL:[www.abcbio.net](http://www.abcbio.net)

E-mail:[biosales@abcbio.net](mailto:biosales@abcbio.net)