

## Product Information

全てのお客様のために  
直販のブランド

Joshin

## ふき取り検査用滅菌綿棒 サンプルング法(Swab)


複雑で入り込んだ機械装置の隙間などを拭きとる場合は、綿棒が最適！

### ご利用可能なロケーション

#### (一)作業台、製造ライン

比較的平坦な面があり、ふき取り可能面積は  
10cm × 10cm (100cm<sup>2</sup>)を満たす場合。

例：下記の手順図①～④のように操作

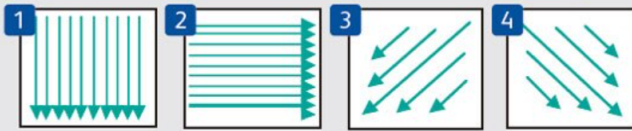

※綿棒を図中矢印の方向にふき取る。

#### (二)器具、手指

拭き取りは100cm<sup>2</sup>の面積を取れない場合、必要に応じて均一条件で平準化された方法で行うことが推奨する。サンプリングする場所が濡れている場合は、乾いた綿棒を使用し、乾いている場合は、リン酸緩衝生理食塩水で湿らせた綿棒を使用する。



### 特長

- ❖ 拭き取り検査後、軸の溝箇所を折ることで、採集綿棒部位の回収ができ、雑菌が入ることを防ぐ。
- ❖ 滅菌生理食塩水を合わせてご利用の場合は微生物の定量分析が適応。
- ❖ 最低限の消耗品利用で検査コストを抑える。
- ❖ お客様は一度検査にご必要数が少量でも10本/袋の包装タイプなので、無駄なく便利。
- ❖ 軸の部分15cmの長さで、複雑で入り込んだ機械装置の隙間など適している。

### 製品仕様

品番	AS17-20001	AS17-90001
品名	滅菌綿棒 10本包装タイプ	滅菌綿棒 500本包装タイプ
本体サイズ	15cm (長さ) × 0.5cm (綿球直径)	
保存方法	常温保存	
入数	1000本 (10本包装×100袋/箱)	1000本 (500本包装×2袋/箱)
材質	綿球部：綿 軸部：PP	
滅菌	EOG滅菌/未滅菌	
価格	¥6,800- (1本あたり¥6.8-) 別途消費税	¥5,000- (1本あたり¥5-) 別途消費税
送料	当方負担	

\*お試用サンプルをご用意しております。ご用命下さい\*

全てのお客様のために  
直販のブランド

Joshin

ご発注は、ファクシミリへどうぞ

048-610-8353

上新バイオテック

JoshinBio-Technology

FAX:048-610-8353

URL:www.abcbio.net

E-mail:biosales@abcbio.net